

# 腸管出血性大腸菌の検査法 (日水製薬の検査例)

: 検査に用いられる当社取扱製品



増菌培養

mEC培地 (+ ノボピオシン ナトリウム)


簡易法

通知法

腸管出血性大腸菌O157 及び  
O26 の検査法について  
(食安監発第1102004号)  
平成18年11月2日

イムノクロマト法

分離培養

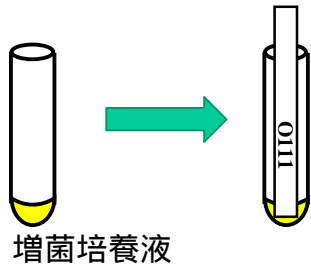


ニッスイプレート  
XM-EHEC寒天培地

ニッスイ分画プレート  
CT-RMAC / CT-SBMAC

NHイムノクロマト O157  
NHイムノクロマト O26  
NHイムノクロマト O111

(左)CT-RMAC (右)CT-SBMAC

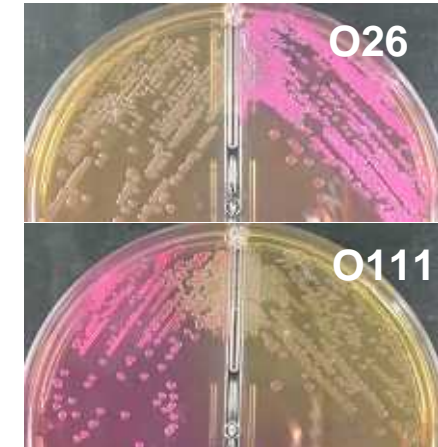


純培養菌混合時の発育例  
〔35 ± 2、22 ± 2時間〕

純培養菌混合時の発育例  
〔35 ± 2、22 ± 2時間〕

VT確認試験

血清型別試験

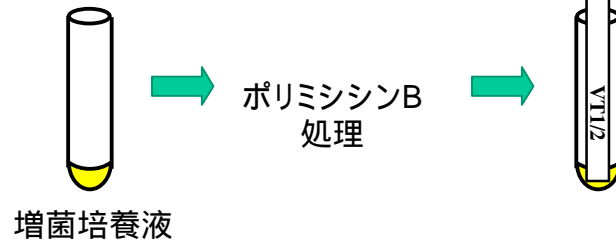

生化学的性状試験

TSI寒天培地  
LIM培地

NHイムノクロマト VT1 / 2