

FAテスト イムノクロマトー甲殻類「ニッスイ」において偽陽性を示す食品

2009年8月 第2版

試験方法・記載基準

- ・添付文書に記載の方法に従い試験した結果、陽性を示した食品を偽陽性と判定しました。(赤字)
- ・試料は基本的に可食部を用い、また加熱の表記のないものは未加熱のものを使用しました。

甲殻類

分類	食品名	希釈倍率		判定結果
		抽出時	測定時	
えび類	ブラックタイガー	20倍	2倍	陽性
	クルマエビ	20倍	2倍	陽性
	ボタンエビ	20倍	2倍	陽性
	ホッコクアカエビ	20倍	2倍	陽性
	サクラエビ	20倍	2倍	陽性
	バナメイ	20倍	2倍	陽性
いせえび・うちわえび・ざりがに類	イセエビ	20倍	2倍	陽性
	ウチワエビ	20倍	2倍	陽性
	ロブスター	20倍	2倍	陽性
かに類	タラバガニ	20倍	2倍	陽性
	ハナサキガニ	20倍	2倍	陽性
	ズワイガニ	20倍	2倍	陽性
	ガザミ	20倍	2倍	陽性
	ケガニ	20倍	2倍	陽性
	チュウゴクモクズガニ	20倍	2倍	陽性
	アサヒガニ	20倍	2倍	陽性
その他甲殻類	ナンキョクオキアミ	20倍	2倍	陽性
	シャコ	20倍	2倍	陽性
	カメノテ	20倍	2倍	陽性
	ミネフジツボ	20倍	2倍	陽性
	アミ	20倍	2倍	陽性

魚類

分類	食品名	希釈倍率		判定結果
		抽出時	測定時	
魚類	ギンザケ	20倍	2倍	陰性
	ベニザケ	20倍	2倍	陰性
	ニジマス	20倍	2倍	陰性
	タイセイヨウサケ	20倍	2倍	陰性
	サクラマス	20倍	2倍	陰性
	ヒラメ	20倍	2倍	陰性
	アサバガレイ	20倍	2倍	陰性
	ソウハチ	20倍	2倍	陰性
	ニシン	20倍	2倍	陰性
	キビナゴ	20倍	2倍	陰性
	マイワシ	20倍	2倍	陰性
	カツオ	20倍	2倍	陰性
	ミナミマグロ	20倍	2倍	陰性
	メバチ	20倍	2倍	陰性
	マサバ	20倍	2倍	陰性
	サワラ	20倍	2倍	陰性
	マアジ	20倍	2倍	陰性
	ブリ	20倍	2倍	陰性
	マダラ	20倍	2倍	陰性
	マダイ	20倍	2倍	陰性
	キンメダイ	20倍	2倍	陰性
	アブラツノサメ	20倍	2倍	陰性
サンマ	20倍	2倍	陰性	
カラフトシシャモ	20倍	2倍	陰性	

いか類・たこ類・貝類

分類	食品名	希釈倍率		判定結果
		抽出時	測定時	
いか類	スルメイカ	20 倍	2 倍	陰性
	ホタルイカ	20 倍	2 倍	陰性
	ヤリイカ	20 倍	2 倍	陰性
	アオリイカ	20 倍	2 倍	陰性
	モンゴウイカ	20 倍	2 倍	陰性
たこ類	マダコ	20 倍	2 倍	陰性
	イイダコ	20 倍	2 倍	陰性
	ヤナギダコ	20 倍	2 倍	陰性
貝類	アサリ	20 倍	2 倍	陰性
	ヤマトシジミ	20 倍	2 倍	陰性
	ムラサキイガイ	20 倍	2 倍	陰性
	シナハマグリ	20 倍	2 倍	陰性
	ウバガイ(ホッキガイ)	20 倍	2 倍	陰性
	ナミガイ	20 倍	2 倍	陰性
	バカガイ(アオヤギ)	20 倍	2 倍	陰性
	アカガイ	20 倍	2 倍	陰性
	クロアワビ	20 倍	2 倍	陰性
	アカアワビ	20 倍	2 倍	陰性
	サザエ	20 倍	2 倍	陰性
	バイ	20 倍	2 倍	陰性
	エゾバイ	20 倍	2 倍	陰性
	マガキ	20 倍	2 倍	陰性

その他の水産物

分類	食品名	希釈倍率		判定結果
		抽出時	測定時	
なまこ類	マナマコ	20 倍	2 倍	陰性
魚卵類	イクラ	20 倍	2 倍	陰性
	タラコ	20 倍	2 倍	陰性
	シシャモの卵	20 倍	2 倍	陰性
海藻類	ワカメ	20 倍	2 倍	陰性
	昆布	20 倍	2 倍	陰性
	ヒジキ	20 倍	2 倍	陰性
	モズク	20 倍	2 倍	陰性
	エゴノリ	20 倍	2 倍	陰性
	ヒトエグサ(アオノリ)	20 倍	2 倍	陰性

肉・卵・乳

分類	食品名	希釈倍率		判定結果
		抽出時	測定時	
生鮮肉類	鶏肉	20倍	2倍	陰性
	合鴨肉	20倍	2倍	陰性
	牛肉	20倍	2倍	陰性
	豚肉	20倍	2倍	陰性
	ラム肉	20倍	2倍	陰性
食用鳥卵	鶏卵	20倍	2倍	陰性
乳類	牛乳	20倍	2倍	陰性

穀類・豆類

分類	食品名	希釈倍率		判定結果
		抽出時	測定時	
穀類	小麦	20倍	2倍	陰性
	大麦	20倍	2倍	陰性
	ライ麦	20倍	2倍	陰性
	オーツ麦	20倍	2倍	陰性
	ハト麦	20倍	2倍	陰性
	トウモロコシ	20倍	2倍	陰性
	ソバ	20倍	2倍	陰性
	キビ	20倍	2倍	陰性
	アワ	20倍	2倍	陰性
	ヒエ	20倍	2倍	陰性
	ウルチ米	20倍	2倍	陰性
豆類	大豆	20倍	2倍	陰性
	黒豆	20倍	2倍	陰性
	紫花豆	20倍	2倍	陰性
	小豆	20倍	2倍	陰性

野菜・果実・種実類

分類	食品名	希釈倍率		判定結果
		抽出時	測定時	
野菜	ホウレンソウ	20 倍	2 倍	陰性
	ニンニク	20 倍	2 倍	陰性
	ヤマイモ	20 倍	2 倍	陰性
きのこ類	シイタケ	20 倍	2 倍	陰性
	マッシュルーム	20 倍	2 倍	陰性
	マイタケ	20 倍	2 倍	陰性
果実・種実類	オレンジ	20 倍	2 倍	陰性
	キウイフルーツ	20 倍	2 倍	陰性
	モモ	20 倍	2 倍	陰性
	リンゴ	20 倍	2 倍	陰性
	バナナ	20 倍	2 倍	陰性
	落花生	20 倍	2 倍	陰性
	アーモンド	20 倍	2 倍	陰性
	カシューナッツ	20 倍	2 倍	陰性
	クルミ	20 倍	2 倍	陰性
	ゴマ	20 倍	2 倍	陰性

茶・コーヒー・香辛料・調味料

分類	食品名	希釈倍率		判定結果
		抽出時	測定時	
茶類	紅茶	20 倍	2 倍	陰性
	緑茶	20 倍	2 倍	陰性
	ウーロン茶	20 倍	2 倍	陰性
	コーヒー	20 倍	2 倍	陰性
香辛料、調味料	ブラックペッパー	20 倍	2 倍	陰性
	ホワイトペッパー	20 倍	2 倍	陰性
	クミン	20 倍	2 倍	陰性
	ローズマリー	20 倍	2 倍	陰性
	パプリカ	20 倍	2 倍	陰性
	シナモン	20 倍	2 倍	陰性
	ナツメグ	20 倍	2 倍	陰性
	タイム	20 倍	2 倍	陰性
	カレーパウダー	20 倍	2 倍	陰性

その他

分類	食品名	希釈倍率		判定結果
		抽出時	測定時	
その他	ゼラチン	20 倍	2 倍	陰性
	アルギン酸ナトリウム	1000 倍	2 倍	陰性
	カラギーナン ι type	1000 倍	2 倍	陰性
	カラギーナン κ type	1000 倍	2 倍	陰性
	カラギーナン λ type	1000 倍	2 倍	陰性
	キサントガム	1000 倍	2 倍	陰性
	グァーガム	1000 倍	2 倍	陰性
	ジェランガム	1000 倍	2 倍	陰性
	ペクチン	100 倍	2 倍	陰性
	ローカストビーンガム	1000 倍	2 倍	陰性

昆虫

分類	食品名	希釈倍率		判定結果
		抽出時	測定時	
昆虫	蜂(幼虫)	20 倍	2 倍	陽性※
	イナゴ	20 倍	2 倍	陽性※
	ヒゲナガカワトビケラ(幼虫)	20 倍	2 倍	陽性※

※測定結果について

- ・測定した試料は、昆虫が含まれる加工食品を各昆虫あたり数種類購入して検討しました。
- ・検討した試料のうち最も強い反応性を示した試料の結果を記載しております。